



F25 e F40

INSTRUÇÕES DE USO

F40: Dispensar o conteúdo do frasco do F40 em um bequer (ou frasco que seja suficiente para condicionar a camara de nebulização), mergulhar a camara de nebulização totalmente na solução e deixar em repouso por 24h. Retirar a camara do frasco, enxaguar com água destilada/deionizada, secar externamente e efetuar a montagem no ICP. Não inserir nenhum tipo de tecido ou papel dentro da camara de nebulização.

F25: Antes de desligar o ICP, deixar a solução F25 passando por até 10 minutos no sistema de introdução de amostras na vazão normal de ensaio (neste momento não utilizar o flush)

Dúvidas ou sugestões entre em contato conosco:

contato@aaicp.com.br